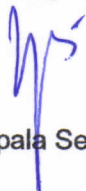


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.5.1.39 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 1 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN WATERBATH MEMMERT		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	---

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.5.1.39 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 1 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN WATERBATH MEMMERT		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke Stop kontak
2. Masukkan air ke dalam bejana
3. Tekan tombol "On/Off"
4. Atur suhu yang dikehendaki
5. Masukkan sampel yang akan dipanaskan ke dalam air (untuk tangas air)
atau letakkan benda pada salah satu lubang (untuk tangas uap), lubang lain
yang tidak digunakan tetap ditutup.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat