
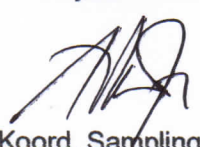


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.32 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
<b>PETUNJUK PEMAKAIAN COOLING INKUBATOR</b>		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.32 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
<b>PETUNJUK PEMAKAIAN COOLING INKUBATOR</b>		

#### **A. Prosedur**

1. Hubungkan sakelar ke arus listrik.
2. Tekan tombol **ON** (Jika kebutuhan shaker dipakai dalam suhu 15°C).
3. Tekan tombol **OFF** (Jika kebutuhan shaker dipakai pada suhu 32°C).
4. Lalu tekan *power*.
5. Masukkan contoh yang diinginkan ke dalam *shaker*.
6. Atur kecepatan yang diinginkan **SET SPEED ▲▼**.
7. Atur waktu yang diinginkan **SET TIME** *hours, minutes, timer*.
8. Atur temperatur yang diinginkan **HEAT ON/HEAT OFF ▲▼**.
9. Lalu tekan **START** dan biarkan sampai alat berhenti.
10. Matikan **POWER**.
11. Putuskan hubungan arus listrik.