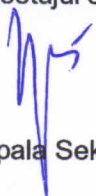


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.8 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN INKUBATOR MEMMERT KHUSUS BAKTERI		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	---

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.8 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAIN INKUBATOR MEMMERT KHUSUS BAKTERI		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Hidupkan Power "On/Off".
3. Atur suhu yang diinginkan ($36^{\circ}\text{C} \pm 1$).
4. Buka pintu inkubator.
5. Masukkan contoh ke dalam inkubator.
6. Tutup pintu inkubator.
7. Biarkan selama 24 – 48 jam.
8. Keluarkan contoh.
9. Matikan, tekan tombol "on/off".

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat