

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.16 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN SPEKTROFOTOMETER DR 2000		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	---

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.16 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN SPEKTROFOTOMETER DR 2000		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 Volt.
2. Tekan *Power On*.
3. Tentukan *Method sample*.
4. Tekan tombol **ENTER**.
5. Atur panjang gelombang sesuai dengan metode yang dipilih.
6. Masukkan blanko.
7. Tekan tombol **ZERO**.
8. Keluarkan kuvet berisi blanko.
9. Masukkan kuvet berisi contoh.
10. Tekan **READ/ENTER**
11. Catat nilai yang ditunjukkan..
12. Tekan tombol *Power Off*.
13. Putuskan Hubungan Arus Listrik.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat