

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.5.1.2 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAAN ANALYTICAL BALANCE ADVENTURE OHAUS		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koordinator Sampling dan Manajemen Alat
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.2 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN ANALYTICAL BALANCE ADVENTURE OHAUS		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Atur posisi *waterpass* dengan cara memutar tombol pemyannga secara perlahan sehingga *waterpass* masuk dalam lingkaran.
3. Tekan *Power On*, tunggu hingga beberapa menit.
4. Tekan tombol **TARE**, tunggu sampai keluar angka 0.0000.
5. Masukkan tempat contoh di atas pinggiran neraca.
6. Timbang contoh sesuai yang diinginkan, tutup pintu neraca.
7. Catat hasil penimbangan.
8. Buka pintu neraca, ambil contoh yang ditimbang.
9. Bersihkan dan tutup kembali pintu neraca.
10. Matikan *Power On*.
11. Putuskan hubungan arus listrik

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat