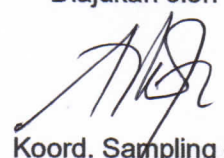


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.11 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN COLONY COUNTER		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.11 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAAN COLONY COUNTER		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Hidupkan *Power "On/Off"*.
3. Letakkan cawan petri di atas kaca penghitung.
4. Hitung koloni bakteri yang terdapat di cawan petri.
5. Matikan, tekan tombol *"On/Off"*.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat