

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.13 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAAN LAMINAR AIR FLOW (LAF)		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	---

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.13 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN LAMINAR AIR FLOW (LAF)		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Hidupkan lampu UV selama $\pm$ 1 jam.
3. Hidupkan *Fan* selama $\pm$ 1 jam.
4. Matikan lampu UV.
5. Hidupkan lampu TL.
6. Masukkan contoh.
7. Matikan lampu TL dan *Fan* .
8. Keluarkan contoh.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat