

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.5.1.42 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 18 Juni 2021 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN NERACA ANALITIK METTLER TOLEDO		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koordinator Sampling dan Manajemen Alat
--	---

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.5.1.42 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 18 Juni 2021 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN NERACA ANALITIK METTLER TOLEDO		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Atur posisi *waterpass* dengan cara memutar tombol pemyannga secara perlahan sehingga *waterpass* masuk dalam lingkaran.
3. Tekan *Power On*, tunggu hingga beberapa menit.
4. Tekan tombol **TARE**, tunggu sampai keluar angka 0.0000.
5. Buka pintu neraca dengan menekan tombol ↑
6. Masukkan tempat contoh di atas piringan neraca.
7. Timbang contoh sesuai yang diinginkan, tutup pintu neraca dengan menekan tombol ↓
8. Catat hasil penimbangan.
9. Buka pintu neraca, ambil contoh yang ditimbang.
10. Bersihkan dan tutup kembali pintu neraca.
11. Matikan *Power On*.
12. Putuskan hubungan arus listrik

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat