

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.3 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN <i>FURNACE NABERTHERM</i>		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koordinator Sampling dan Manajemen Alat
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.3 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN FURNACE NABERTHERM		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Tekan *Power ON*, tunggu hingga beberapa menit.
3. Buka pintu *furnace* dan masukkan contoh.
4. Atur suhu sesuai dengan yang dikehendaki secara bertahap.
5. Setelah mencapai suhu yang dikehendaki atur suhu pada 40°C ($\pm$ 15 menit).
6. Setelah selesai matikan *Power On* da biarkan selama 15 menit.
7. Buka pintu *furnace* secara perlahan-lahan.
8. Keluarkan contoh dan tutup kembali pintu *furnace*.
9. Putuskan hubungan saklar.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat