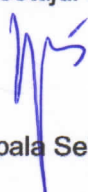
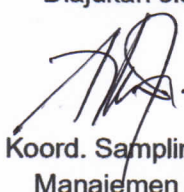


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.19 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN COD REAKTOR HACH		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.19 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN COD REAKTOR HACH		

A. Prosedur

1. Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V.
2. Atur tombol suhu ke 150°C.
3. Atur tombol waktu ke **TIMER**.
4. Lakukan pra-pemanasan.
5. Masukkan *vial* ke dalam *reactor* COD.
6. Pasang kaca pelindung alat.
7. Setelah mencapai suhu 150°C, atur tombol **MIN** ke 120 menit.
8. Setelah *timer* berbunyi, keluarkan *vial* dari COD *reactor*.
9. Putuskan hubungan alat-alat dengan arus listrik.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat