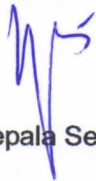


|                                                                        |                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATORIUM<br>BALAI RISET DAN<br>STANDARDISASI INDUSTRI<br>PALEMBANG | <b>INSTRUKSI KERJA</b> | Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.4<br>Revisi/ Edisi : 0/7<br>Tanggal Terbit : 01 April 2019<br>Halaman : 1 dari 2 |
| <b>PETUNJUK PEMAKAIAAN OVEN MEMMERT / BINDER</b>                       |                        |                                                                                                         |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disetujui oleh :<br><br>Kepala Seksi SS | Diajukan oleh :<br><br>Koordinator Sampling dan<br>Manajemen Alat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATORIUM<br>BALAI RISET DAN<br>STANDARDISASI INDUSTRI<br>PALEMBANG | <b>INSTRUKSI KERJA</b> | Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.4<br>Revisi/ Edisi : 0/7<br>Tanggal Terbit : 01 April 2019<br>Halaman : 2 dari 2 |
| <b>PETUNJUK PEMAKAIAN OVEN MEMMERT / BINDER</b>                        |                        |                                                                                                         |

**A. Prosedur**

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Tekan *Power On*.
3. Atur suhu yang diinginkan.
4. Buka pintu oven.
5. Masukkan contoh ke dalam oven.
6. Atur waktu yang diinginkan.
7. Buka pintu Oven.
8. Ambil contoh, masukkan ke dalam desikator.
9. Matikan *Power On*.
10. Putuskan hubungan arus listrik.

**B. Dokumen Terkait**

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat