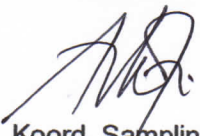


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.5 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN INKUBATOR BOD LOVIBOND		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	---

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.5 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PEMAKAIAN INKUBATOR BOD LOVIBOND		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 V.
2. Buka pintu inkubator.
3. Atur suhu $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$.
4. Masukkan contoh dan blanko yang akan diinkubasi.
5. Tutup kembali pintu inkubator.
6. Biarkan selama 5 hari.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat