



LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.18 Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
PETUNJUK PENGGUNAAN KM SHAKER		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Koord. Sampling dan Manajemen Alat
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5. 5. 1.18 Revisi/ Edisi : 07 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
PETUNJUK PENGGUNAAN KM SHAKER		

A. Prosedur

1. Hubungkan saklar ke arus listrik 220 Volt.
2. Letakkan labu pemisah pada *shaker* dalam keadaan terbalik.
3. Tekan *Power On*.
4. Atur waktu selama 15 menit.
5. Atur kecepatan pada 220 rpm.
6. Setelah selesai tekan *Power Off*.
7. Kembalikan kecepatan ke posisi 0 rpm.
8. Angkat labu pemisah dari *shaker*.
9. Putuskan hubungan arus listrik.

B. Dokumen Terkait

F-LAB-5.5.1.0.1 Kartu Penggunaan Alat